

Superbrilliant[®] 免疫印迹高效信号增强剂**Superbrilliant[®] High-quality Western Signal Enhancing Reagent**

Cat.No.:ZS-PR22001

货号	组分	ZS-PR22001S	ZS-PR22001M	ZS-PR22001L
102016	Western Signal Enhancing Reagent	100ml	250ml	500ml
	说明书	1份	1份	1份

储存: 4°C, 可保存 2 年。

简介: 在蛋白的转印过程中, 电流对抗原有一定的损伤, 从而导致后续抗体无法识别抗原结构。本 Western 信号增强剂含有独特的成分, 可以修复抗原结构, 使抗原处于更利于抗体识别的状态。通常使用该溶液修复抗原后, 可极大提高检测的灵敏度 (提高 3~10 倍)、提高低丰度蛋白的检测效率, 除此外, 可以节约一抗的使用量。

操作方法

1. 转膜结束后, 将 NC 膜 (或 PVDF) 转入适量 Western Signal Enhancing Reagent 中, 室温孵育 20min。
2. 倒掉 Western Signal Enhancing Reagent 溶液, 直接进行下一步的封闭、一抗孵育、二抗孵育等后续操作。

注意: 转膜结束后的膜不易长时间浸泡于 Western Signal Enhancing Reagent 中, 否则会导致膜破碎。